

РУЧНОЙ МИКРОСКОП

Описание использования микроскопа

1. Окуляр

2. Ручка фокусировки

- Отрегулируйте ручку до тех пор, пока изображение не станет четким
- Если изображение все еще размыто, попробуйте переместить микроскоп ближе или дальше относительно объекта и отрегулируйте снова

3. Объектив

4. Прозрачная крышка

- Приложите микроскоп вплотную к объекту для легкой фокусировки


5. Выключатель подсветки

6. Ручка

- Отрегулируйте угол ручки для оптимальной яркости

7. Отсек для батареек

8. Лампочка освещения

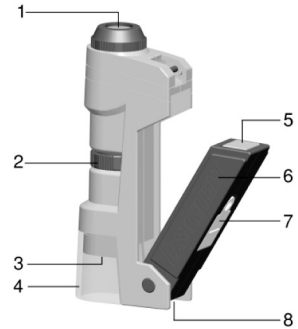

Увеличение 50x

Подготовка:

Перед использованием вытяните пластинку-изолятор из аккумуляторного отсека.



Как использовать:


Просмотр твердых объектов:

Приложите микроскоп к объекту. Включите выключатель подсветки (5) и отрегулируйте угол ручки для оптимальной яркости. Отрегулируйте ручку фокусировки (2) до тех пор, пока изображение не станет четким. Снимите прозрачную крышку (4), сдвигая ее, если необходимо, — например, для разных положений объекта.

Установка батареек

В микроскопе используются две батарейки LR41 / AG3 (в комплекте).

1. Открутите винт снизу ручного микроскопа.
2. Снимите крышку отсека.
3. Удалите старые батарейки.
4. Вставьте две батарейки LR41 / AG3 (1,5 В), чтобы их полюса совпадали с соответствующими отметками в отсеке.
5. Закройте крышку отсека и затяните винт.

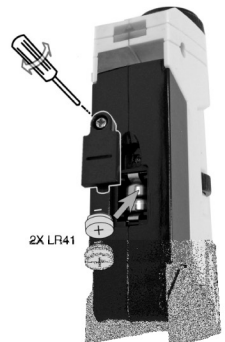

ВНИМАНИЕ:

Установка и замена батареек и лампочек должны осуществляться только взрослыми. Не используйте аккумуляторные батарейки. Перед длительным перерывом в использовании извлекайте батарейки из микроскопа. Не используйте новые батарейки вместе со старыми. Не используйте вместе щелочные, угольно-цинковые (стандартные) и никель-кадмиевые батарейки. Используйте батарейки только рекомендованного типа (щелочные). При установке батареек соблюдайте полярность. Не замыкайте контакты батареек. Не бросайте батарейки в огонь: они могут потечь или взорваться. Извлекайте разряженные батарейки из изделия.

Данное изделие является электротехническим, поэтому его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте его в специально оборудованных местах. За информацией об утилизации обратитесь к продавцу или в местные органы власти (Отходы электротехнических и электронных устройств).

